



Este aparelho é utilizado para a verificação do **tempo de dissolução de comprimidos e a quantificação de princípios ativos, liberados em meio apropriado**, dentro de um período de tempo especificado, segundo a monografia de cada produto, descritas nas metodologias pertinentes (Farmacopéias). Se o fármaco não dissolver no intervalo de tempo especificado, não haverá uma concentração adequada do fármaco no sangue necessária para ação terapêutica desejada.

### **Normas de solicitação de análise** □

1. Para entrega das amostras as mesmas deverão seguir o procedimento

#### 1.1 Acondicionamento

As amostras devem ser entregues com identificação de Lot.No. (Data, amostra e lote) e determinado o peso da amostra em mg.

### 1.2 Equipamento

- Dissolutor Marca Varian ( Modelo VK 7010) - Manual

- Não pode ser utilizado álcool em partes acrílicas como o banho do dissolutor

- Não se deve retirar as cuvas com a bomba ligada, para evitar que o nível da água abaixe e entre ar na bomba

2 – A solicitação (on-line) deverá ser preenchido antes da entrega das amostras para análise;